

Manipulation 212 : mesure de la basicité du Destop

Matériel et produits :

- Destop
- Solution de HCl à 0,12M
- Cellule conductimétrique
- pH-mètre, électrode de verre, ECS

Protocole :

Dans une fiole jaugée de 100mL, dissoudre environ exactement 2g de Destop dans de l'eau distillée.

Prélever 10mL de cette solution (pipette jaugée) et les transvaser dans un bécher

Ajouter de l'eau pour immerger la cellule conductimétrique

Doser le mélange avec HCl à 0,12M

Resserrer les points entre 8mL et 11mL (tous les 0,2mL)

Faire également un suivi pH-métrique