


Couplage de Suzuki

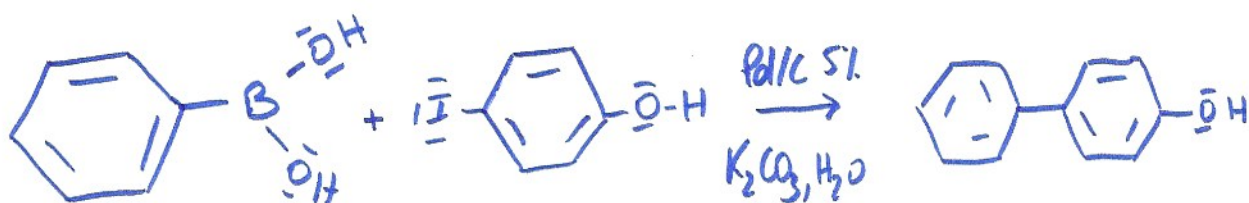

Protocole : voir Gruben p. 392

Remarques :

- Mettre un papier filtre sur le Buchner pour ne pas le contaminer avec le palladium sur charbon (ou filtre sur célite).
- Faire sécher le catalyseur et, si le temps, montrer qu'on est capable de relancer la réaction avec.
- Attention à prendre un ballon assez grand au départ pour pouvoir ajouter de l'eau en cas de trop grande prise en masse du composé.
- Attention à bien mettre la solution dans un bain de glace lors de l'ajout de l'acide et y aller doucement (fort dégagement de CO_2).

Cycle catalytique : voir Gruben p. 396.